


## Installation der USB-Box und der Software

### USB-Box installieren

Die USB-Box wird einfach über ein Standard A-B USB Kabel and den Recher angeschlossen. Der Rechner muss als Betriebssystem Windows 2000, XP oder Vista haben, damit die beiliegende Treiberinformationsdatei verwendet werden kann.

Nach dem Anschließen sollte das Betriebssystem fragen, ob eine automatische Suche gestartet werden soll, oder eine manuelle Auswahl des Treibers erfolgen soll. Hier die manuelle Auswahl anklicken und den Ordner mit den Treiber-Dateien auswählen (z.B. Treiber\USB-Box\XP\_Vista). Windows sollte danach den Treiber installieren. Details können Sie der Anleitung der USB-Box entnehmen. Diese finden Sie unter:

<http://lehrerfortbildung.physik.uni-wuppertal.de/Docs/USB-Box.pdf>

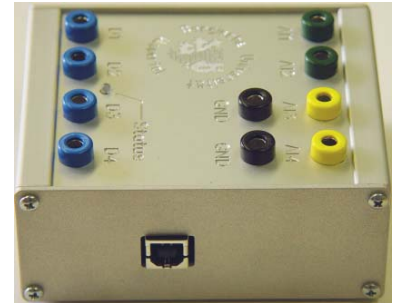

### Software installieren

Die Software für die USB-Box wird als ZIP-Archiv zur Verfügung gestellt. Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese zu installieren.

- ZIP-Archiv von der CD oder aus dem Internet (siehe <http://lehrerfortbildung.physik.uni-wuppertal.de/index.php?sel=proj>) verwenden
- Entpacken Sie das Archiv in einen Ordner Ihrer Wahl
- In dem Ordner befindet sich eine Datei setup.exe, die Sie ausführen müssen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Schirm
- Die Programme können jetzt über Start → Programme gestartet werden
- Die Software kann über die Systemsteuerung → Software wieder deinstalliert werden

